

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

販売再開

パストゥールピペット 販売再開ならびにご使用前点検実施のお願い

パストゥールピペット 販売再開ならびにご使用前点検実施のお願いについて、ご案内させていただきます。

1. 販売再開対象品種 : パストゥールピペット IK-PAS-5P IK-PAS-9P CS-PAS-54P CS-PAS-93P
2. 出荷再開日 : 7月6日(月)より順次

<状況のご説明と、ご使用前点検のお願い>

2019年12月弊社パストゥールピペットをオートクレーブ加熱処理後、吸引用チューブに接続される際に破損し、お客様がお怪我をされるという事故が発生いたしました。

現品調査の結果、オートクレーブ処理後に円周方向約半周にわたる「ひび」の伸長が確認され、製造工程において発生したクラック(微小ひび)が、輸送中の振動や、オートクレーブ加熱処理により伸長し、強度が著しく低下した状況下でご使用になられ、破損に至ったものと推定致しました。

そこで、弊社では対象製品を一時出荷停止とさせていただき、製造工程の再確認と入荷・在庫製品の再検査を通じて製造時に大きなクラックが発生している事がないか検証を行うとともに、オートクレーブ加熱処理前後のクラック伸長に関する再現試験を進めてまいりましたが、少なくとも現工程にてクラック(微小ひび)が発生する可能性及びオートクレーブ加熱処理前後のクラック伸長の可能性は極めて小さいという結果が得られたため出荷を再開させていただく事といたしました。

尚、検査に合格いたしました製品でも輸送中の振動やご使用時の加熱処理、急加熱、急冷却等に、クラック(微小ひび)が生じたり、伸長してしまう場合がございます。

今一度お客様におかれましても、ご使用前にひび・キズ・欠けが発生していないか、十分ご確認いただきましてからのご利用をお願い申し上げます。

2020年8月吉日

(続き)

また、ピペットをゴム管等に接合される際にはどうしても強い力が加わります。傷部分に応力が集中いたしますと弱い力でも破損する場合がございますのでご注意ください。過去のお怪我事例を下記サイトにてご紹介しておりますので、ガラス製品の取扱い安全上の注意点と併せて、是非ご一読くださいますようお願い申し上げます。

<http://www.atgc.co.jp/div/rika/pdf/gh170215.pdf>

<http://www.atgc.co.jp/div/rika/pdf/technical1.pdf>

長期間ご不便をお掛けいたしました事、深くお詫び申し上げます。

今後とも弊社製品にご愛顧を賜ります様、何卒お願い申し上げます。

受注停止

広口メジュームびん 300mL 一時受注停止のお知らせ

広口メジュームびん 300mL 製品の 一時受注停止について、ご連絡させていただきます。

ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。

1. 対象製品と、一時受注停止の理由について

品種コード	品名
1700M-WBT300	広口メジュームびん (青キャップ) 300mL
1700M-WBT300R	広口メジュームびん (赤キャップ) 300mL

(2018 年総合カタログ 未掲載)

広口メジュームびん 300mL 製品は、弊社タイ工場にて製造しておりますが、生産設備の改善を行うべく生産を一時中断しているため、一時受注停止とさせていただきます。大変申し訳ございません。

生産再開の目途が立ちましたら、改めてご案内させていただきます。

2. 一時受注停止日 : 即日とさせていただきます。

2020年8月吉日